

# パソロジー研究所 組織マイクロアレイヤー JF-4



Pathology Institute Corp.



組織マイクロアレイで、研究効率は飛躍的に向上。  
JF-4でアレイブロック作製は、簡単に。

# パソロジー研究所 組織マイクロアレイヤー 【JF-4】

## 特長


- 針は4種類 (1.0, 1.5, 2.0, 3.0 mm)ご用意。
- ピンセット等を使わず組織を直接穴に入れることができます。
- ガイド板により、簡便かつ正確に作業が可能です。
- 包埋皿が2個に分かれるので、パラフィンブロックが容易に外れます。
- 同じ構成のアレイブロックを、2個同時に作製できます。
- 再包埋のため、薄切は従来の方法と同じです。
- 電源や電池は、必要ありません。

## 仕様

名 称(型式)	組織マイクロアレイヤー(JF-4)
本体寸法	W220×D270×H355 mm (レバー降下時240 mm)
重量	約6 kg
針径サイズ (mm)	2.0 mm(標準) 1.0 mm, 1.5 mm, 3.0 mm (オプション)
ガイド板コア数	150コア(1.0 mm), 96コア(1.5 mm) 48コア(2.0 mm), 24コア(3.0 mm)
包埋皿内寸	33×22 mm

\* 機器の仕様は予告なしに変更することがあります。


## 使用方法

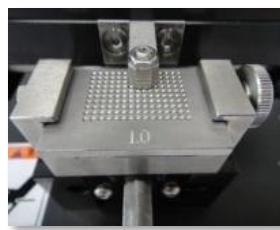

①ガイド板に倣い、  
所定のポジションにセットする。



②事前に針で包埋皿上のパラフィンに  
穴を開ける。

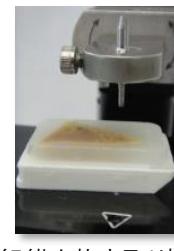




③針で組織を抜き取り旋回し、  
包埋皿上の穴に戻し込む。

④ガイド板のポジションを変え  
②③を繰り返す。


⑤包埋皿に汎用力セットを取付けパラフィンを流し込む。

⑥冷やした後、包埋皿を外す。

⑦プロックを薄切り、スライドにして完成。

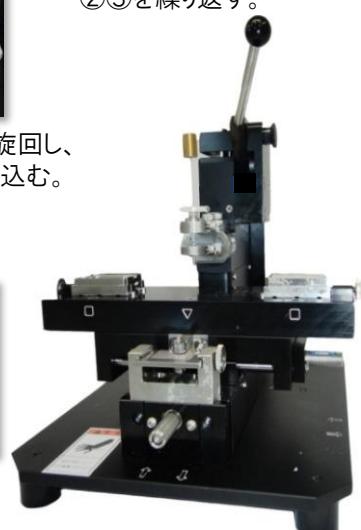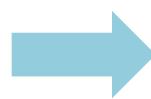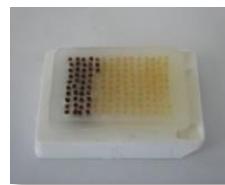

## 本体・標準付属品・オプション

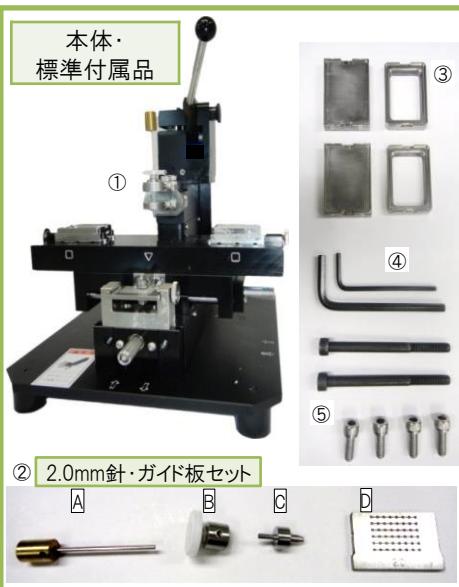

本体・標準付属品		詳細	
品名	詳細	品名	詳細
①組織マイクロアレイヤー	本体	①組織マイクロアレイヤー	本体
	A.押しピン B.ピンホルダー C.針 D.ガイド板		A.押しピン B.ピンホルダー C.針 D.ガイド板
②2.0mm針・ガイド板セット	包埋皿セット 2セット 小(M4), 大(M6)	②2.0mm針・ガイド板セット	包埋皿セット 2セット 小(M4), 大(M6)
③包埋皿	包埋皿セット 2セット	③包埋皿	包埋皿セット 2セット
④六角レンチ	小(M4), 大(M6)	④六角レンチ	小(M4), 大(M6)
⑤ボルト	大(M6×70)2個, 小(M6×20)4個	⑤ボルト	大(M6×70)2個, 小(M6×20)4個
取扱説明書・取扱ガイドCD・モルドリース・両面テープ		取扱説明書・取扱ガイドCD・モルドリース・両面テープ	
オプション		オプション	
包埋皿セット	包埋フレーム(1個)、包埋ベース(1個)	包埋皿セット	包埋フレーム(1個)、包埋ベース(1個)
1.0 mm針・ガイド板セット	A.押しピン B.ピンホルダー C.針 D.ガイド板	1.0 mm針・ ガイド板セット	A.押しピン B.ピンホルダー C.針 D.ガイド板
1.5 mm針・ガイド板セット	A.押しピン B.ピンホルダー C.針 D.ガイド板	1.5 mm針・ ガイド板セット	A.押しピン B.ピンホルダー C.針 D.ガイド板
3.0 mm針・ガイド板セット	A.押しピン B.ピンホルダー C.針 D.ガイド板	3.0 mm針・ ガイド板セット	A.押しピン B.ピンホルダー C.針 D.ガイド板



### 発売元

株式会社パソロジー研究所  
〒939-0871

富山県富山市下野16番地 新産業支援センター305号室

### 製造元



藤堂工業株式会社

富山工場 〒930-2243

富山県富山市四方荒屋142番地の12

### 販売総代理店

 サクラファインテックジャパン株式会社

東京都中央区日本橋浜町2-31-1

浜町センタービル

TEL 03-5643-2630

FAX 03-5643-3383